



Fapa s.a.s.

Via Pascoletto, 20 24040 Lallio (BG)

Tel. 035.6221219 Fax. 035.4372675

fapa@fapa.bg.it

www.fapa.bg.it

POMPA DA VUOTO

MOD. 707

COD. 29890001

CODICE CIVAB BT3ASA77



CE

Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1:2011.

DESCRIZIONE

La pompa da vuoto mod. 707 trova impiego nei laboratori biochimici, farmaceutici e microbiologici per svuotare celle a flusso di colorimetri e spettrofotometri, facilita la filtrazione con l'impiego di imbuti Buckner, ottiene soluzioni sterili mediante filtri a membrana.

L'eventuale applicazione del vuoto ad impianti di distillazione e di concentrazione consente di lavorare più rapidamente mantenendo temperature più basse. La pompa da vuoto è alloggiata con un recipiente di raccolta da 2 litri, in appositi supporti. Portata della pompa 2 m³ / h. Vuoto regolabile fino ad un massimo di 60 cm Hg. uguale a 110-120 mbar.

L'apparecchio è dotato di vacuometro di controllo.

Utilizzabile anche in modalità compressore a 1400 giri/minuto.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere antiacido.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Capienza recipiente di raccolta: 2 LT.
- ◆ Portata nominale: 32 l/min = 2 m³/h c.a
- ◆ Vuoto max. regolabile: 60 cm Hg = 110-120 mbar
- ◆ Sovrapressione massima: 3 bar
- ◆ Numero di giri : 1400 g/min
- ◆ Rumorosità < 50 dB.
- ◆ Dimensione d'ingombro LxPxA: 360x315x300 mm.
- ◆ Peso: 12 Kg.

DATI ELETTRICI

- ◆ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- ◆ Assorbimento: 200 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 2 A F (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A

ACCESSORIO A RICHIESTA

Opzione compressore



A richiesta viene fornito un portagomma da 1/4" da inserire al posto del silenziatore in caso di utilizzo della pompa come compressore. Massima pressione di esercizio 3 bar.

Se si utilizza l'apparecchio in modalità compressore non è possibile usare contemporaneamente la pompa da vuoto.



Fapa s.a.s.
Via Pascoletto, 20
24040 Lallio (BG)
Tel. 035.6221219
Fax. 035.4372675
fapa@fapa.bg.it
www.fapa.bg.it